



# ACTUACIÓ EN CAS DE VESSAMENT DE MERCURI

Recomanacions generals per a la recollida de vessaments de mercuri

## EQUIP DE RECOLLIDA DE MERCURI



- ✓ Pala
- ✓ Pinzell
- ✓ Pipeta Pasteur d'un sol ús
- ✓ Recipients
- ✓ Neutralitzador

1

Posar-se:

- Guants (de làtex o de vinil) d'un sol ús
- Ulleres de seguretat
- Protecció respiratòria amb filtre específic per vapors de mercuri (Hg-P3)

2

Ajuntar amb precaució el mercuri vessat i recollir-lo amb la **pipeta Pasteur** d'ús únic subministrada.

3

Introduir-lo en un recipient identificant clarament que es tracta de mercuri pur i mantenir-lo ben tancat. Si és possible, segellar-lo amb glicerina i submergir-lo en aigua.

En aquest mateix contenidor també s'hi poden dipositar, si és el cas, les restes dels equips trencats que continguin mercuri en el seu interior (ex. càmera d'un manòmetre)

4

El mercuri que ha quedat a les esquerdes i superfícies inaccessibles, ha de **neutralitzar-se** directament:

Afegir **neutralitzador** en una quantitat equivalent en pes al mercuri que s'ha de neutralitzar i **barrejar** amb l'ajuda del **pinzell**. En pocs minuts es transforma en un compost inòcua i fàcil de recollir.

Introduir-lo en un recipient i **identificar-lo** com mercuri neutralitzat.

N  
E  
U  
T  
R  
A  
L  
I  
T  
Z  
A  
C  
I  
O

5

Rentar acuradament el terra o la superfície contaminada, amb aigua i sabó. El material utilitzat per la neteja (ex: rodex) s'eliminarà com material contaminat.

6

Avisar a l'empresa gestora de residus per la recollida dels envasos següents:

- ✓ Recipient amb mercuri pur (Grup VII: especial)
- ✓ Recipient amb mercuri neutralitzat (Grup VI: sòlids)
- ✓ Bidó amb els **guants, la pipeta Pasteur i el material utilitzat per a la neteja** (Grup VI: sòlids)